

Palintest



MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Dispositivo KEMIO

Guía paso a paso para descargar e instalar la última versión del firmware de Kemio

Introducción

Este manual describe el procedimiento para actualizar el software (firmware) del dispositivo Kemio, desde la descarga del archivo de actualización en el sitio web de Palintest hasta la instalación en el equipo mediante conexión USB.


Requisitos previos

- Equipo de cómputo (PC) con conexión a internet.
- Cable micro-USB para conectar el Kemio al equipo PC.
- Dispositivo Kemio con batería suficiente.
- Lote de sensores a dar de alta después de la actualización.

Parte 1 · Descarga del software desde Palintest


Paso 1. Entrar a la página de Palintest

Ingresa a la página de inicio de Palintest. Da clic en “Products and Solutions”, después en “Instruments and Kits” y por último en “Electrochemical Meters”.

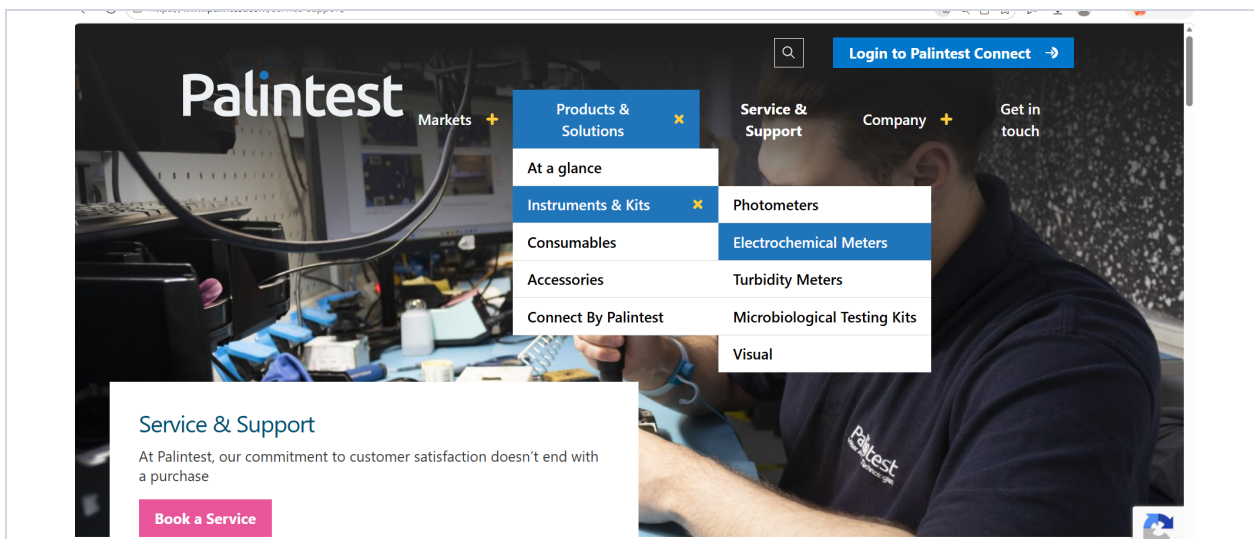


Paso 2. Seleccionar Kemio

Dentro de Electrochemical Meters, busca la sección de Kemio y da clic en “Explore Product”.

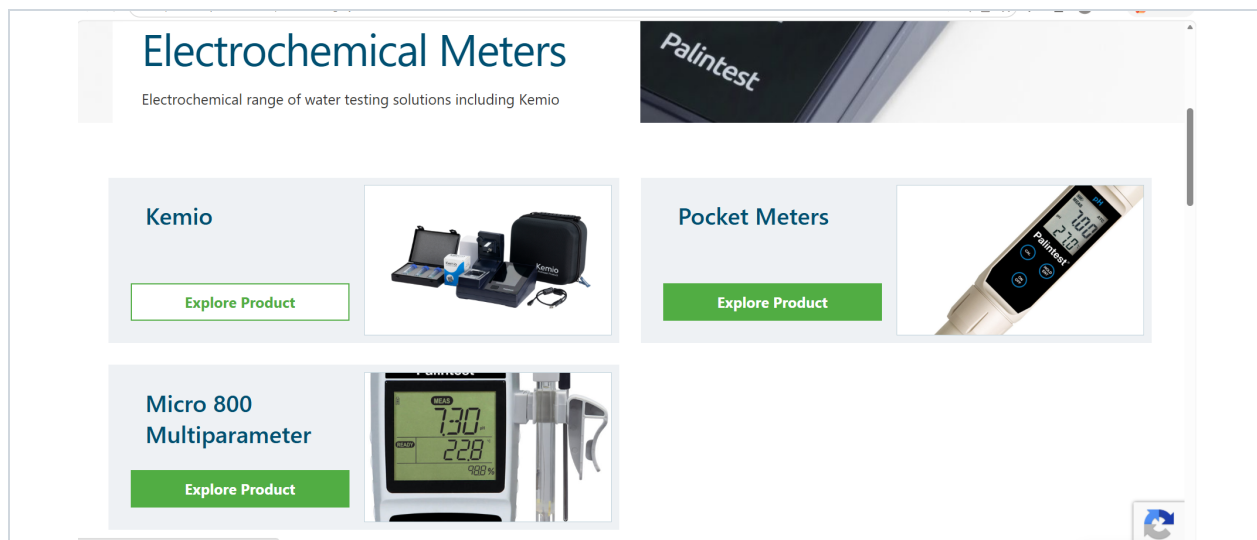


Paso 3. Ir al final de la página del producto

Se mostrará la información del Kemio. Desplázate hasta el final de la página.

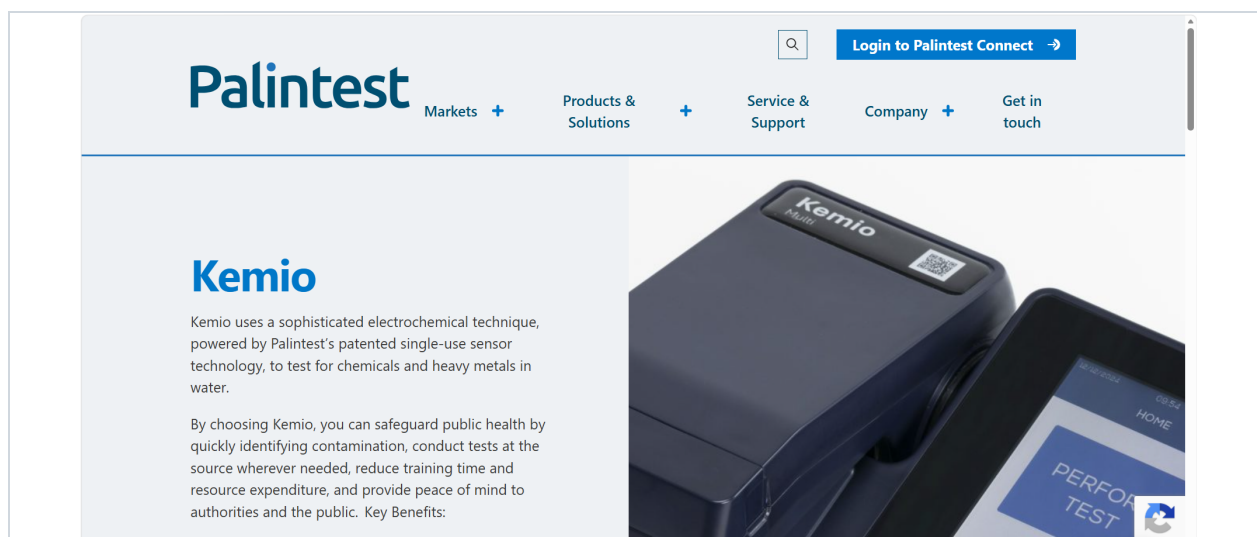


Paso 4. Localizar la sección de Downloads

Al final de la página encontrarás la palabra “Downloads”. Da clic sobre ella.

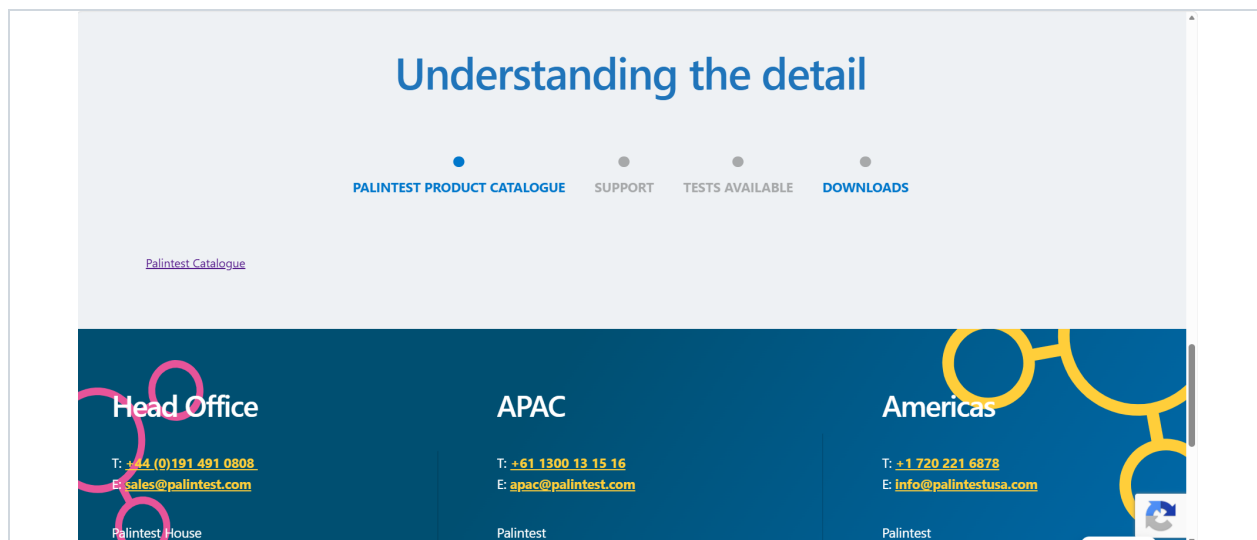


Paso 5. Descargar el archivo de actualización

En la sección de descargas aparecerá el archivo “Kemio Main 1-0-8-1”. Da clic para descargarlo.

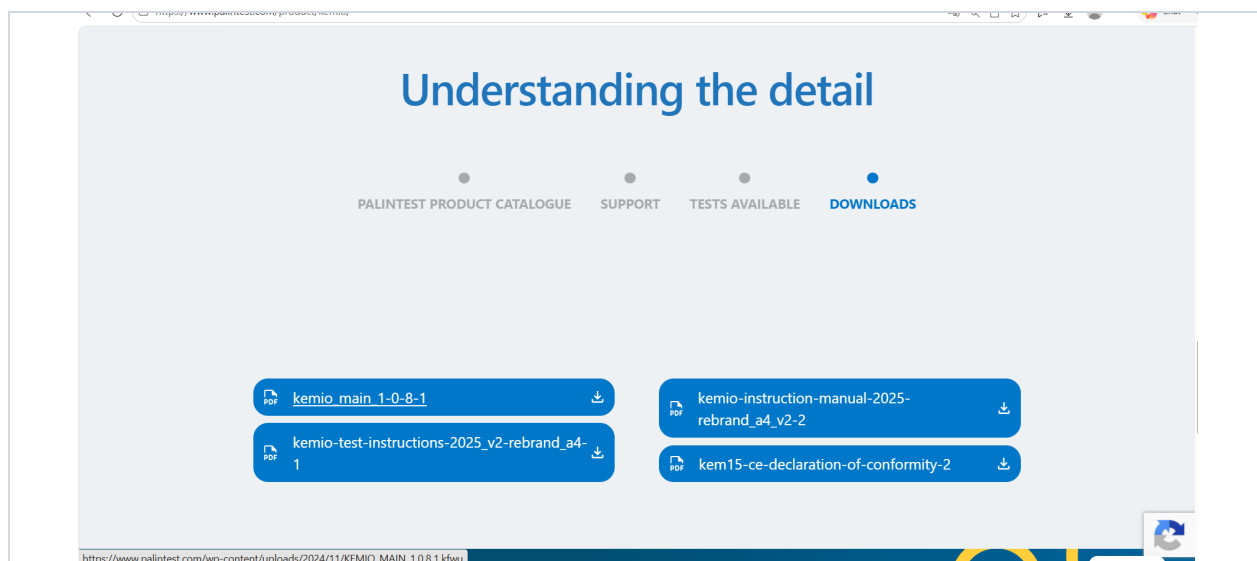

Paso 6. Verificar la descarga

Ve a la carpeta de Descargas de tu equipo y confirma que el archivo con extensión .kfwu se haya descargado correctamente.

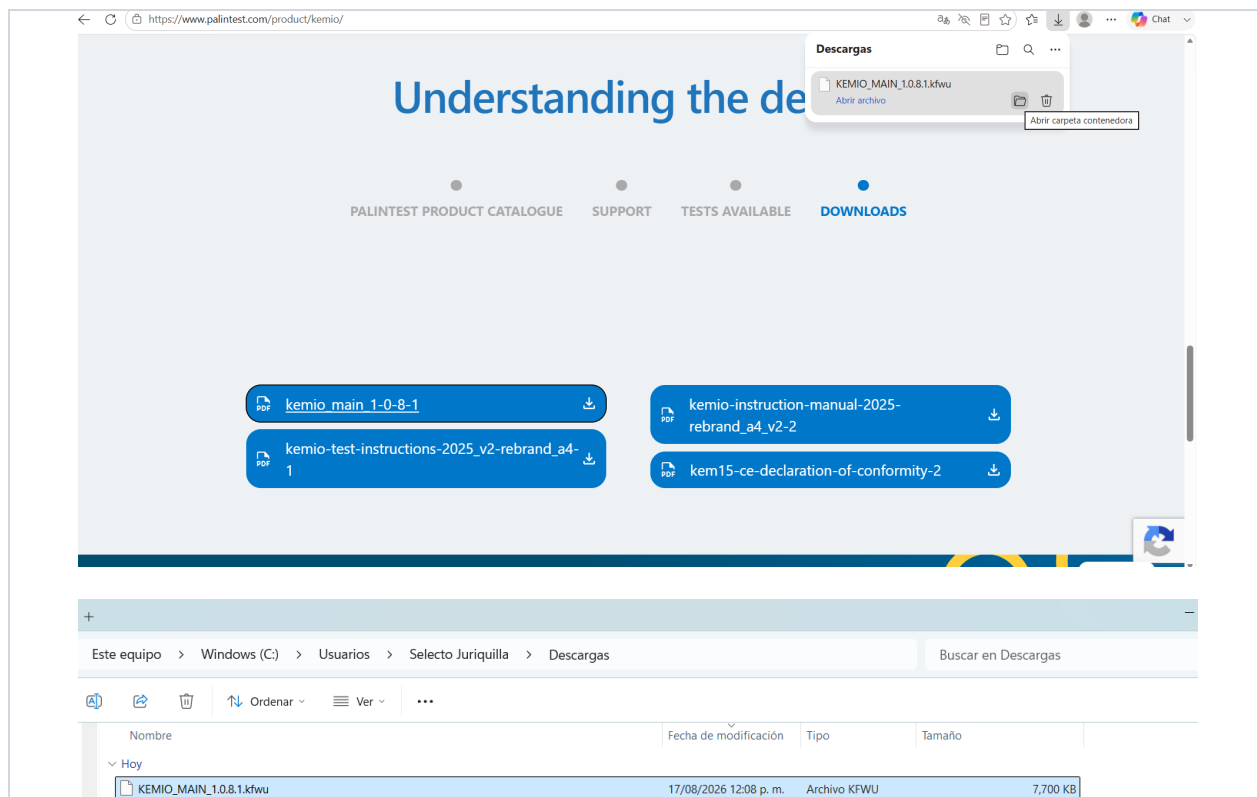

Understanding the de

PALINTEST PRODUCT CATALOGUE SUPPORT TESTS AVAILABLE **DOWNLOADS**

PDF [kemio_main_1-0-8-1](#) 

PDF [kemio-test-instructions-2025_v2-rebrand_a4-1](#) 

PDF [kemio-instruction-manual-2025-rebrand_a4_v2-2](#) 

PDF [kem15-ce-declaration-of-conformity-2](#) 

Este equipo > Windows (C:) > Usuarios > Selecto Juriquilla > Descargas

Buscar en Descargas

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
▼ Hoy  KEMIO_MAIN_1.0.8.1.kfwu	17/08/2026 12:08 p. m.	Archivo KFWU	7,700 KB

Parte 2 · Instalación de la actualización en el Kemio

Paso 7. Conectar el Kemio al equipo PC

Conecta el Kemio al equipo PC con el cable micro-USB. Al conectarlo aparecerá una ventana con el nombre “KEMIO”.

Paso 8. Transferir el archivo de actualización

Abre la carpeta de archivos donde se encuentra el archivo descargado (.kfwu). Arrastra el archivo del software a la carpeta de archivos Kemio.

Paso 9. Esperar la transferencia

Importante: No interrumpas la transferencia de archivos. Espera durante la actualización; el instrumento mostrará un ícono de reloj de arena blanco.

Paso 10. Confirmar que la actualización terminó

Cuando la actualización esté completa, el Kemio mostrará un ícono verde de reloj de arena y volverá a la pantalla de neutro apagado. La carpeta de archivos se actualizará en el PC.

Paso 11. Encender el Kemio y dar de alta el lote de sensores

Enciende el Kemio y realiza el procedimiento correspondiente para dar de alta el lote de los sensores.

Notas finales

Conserva el archivo de actualización descargado como respaldo. Si el dispositivo no reconoce el archivo o la actualización no concluye correctamente, repite el proceso desde el Paso 7 sin desconectar el cable antes de tiempo.